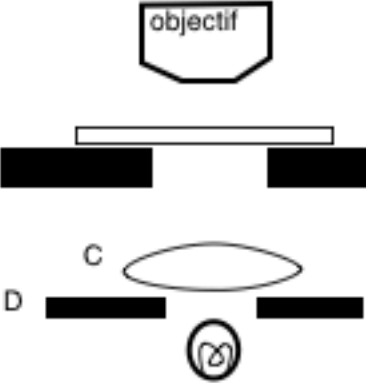
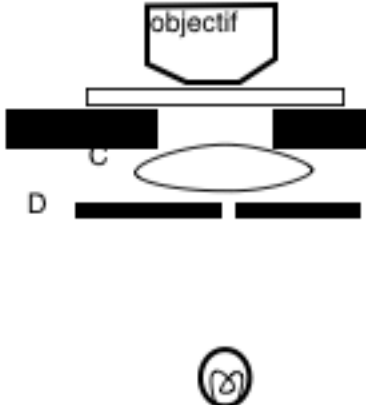


On commence par le faible grossissement (petit objectif x4, bague rouge) et on met en point en augmentant la distance de travail.

	<p><u>Faible grossissement :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- diaphragme (D) ouvert- condenseur (C) abaissé- grande distance de travail- intensité lumineuse faible
	<p><u>Fort grossissement :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- diaphragme (D) fermé- condenseur (C) relevé- petite distance de travail- forte intensité lumineuse

On ne touche à la vis macrométrique que lorsque l'on observe avec le plus faible objectif (x4)